

Test para autocontrol HACCP (por sus siglas en inglés, o APPCC, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control)

Uso:

- Fiable, sencillo y de uso rápido, se integra perfectamente en un autocontrol HACCP
- Muy sencillo de manipular, puede ser utilizado por todos los operarios
- Permite validar la eficacia de los procesos de limpieza
- Detecta la presencia de proteínas a partir de 50 µg/cm²

Permite detectar la presencia de residuos proteicos o de azúcares reductores en las superficies y evaluar los riesgos de desarrollo microbiano, biopelículas incluidas.

El KIT HYGIPRO 3M™ Clean-Trace™ Superficie Proteína permite evaluar rápidamente el nivel de limpieza después de la limpieza de equipos y superficies en contacto con productos alimentarios. Recomendado para pequeño material, trinchadores y encimeras.

Modo de empleo:


Sacar el hisopo del tubo

Pasar el hisopo por unos 10 cm² por encima de la superficie de la prueba

Colocar a fondo el hisopo en la solución y mover levemente

Esperar 10 minutos y controlar el resultado

Interpretación colorimétrica

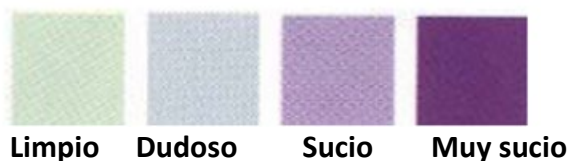

Evitar tocar la superficie del hisopo con las manos sin guantes para no interferir en la prueba.

No usar el producto pasada la fecha de caducidad.



Entreprise certifiée
ISO 9001
ISO 14001

Quality Assurance
Systems Ltd

Creación: 08.12.15
IR: 18.01.24

INNOVATION • PROTECTION • CONSEIL