

## KIT HYGIPRO

### Test voor HACCP-zelfcontrole

#### Toepassing:

- Betrouwbaar, eenvoudig en snel in gebruik, integreert perfect met een HACCP-project
- Eenvoudig te hanteren, kan worden gebruikt door alle operatoren
- Laat toe de efficiëntie van de schoonmaakprocedures te valideren
- Detecteert de aanwezigheid van eiwitten vanaf 50 µg/cm<sup>2</sup>

Laat toe de aanwezigheid van eiwitresten of reducerende suikers te detecteren op oppervlakken en zo het risico van microbiële ontwikkeling, inclusief biofilms, te beoordelen.

De KIT HYGIPRO 3M™ Clean-Trace™ Surface Protéine laat toe om snel de mate van reinheid te beoordelen na het reinigen van apparatuur en oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen. Aanbevolen voor kleine apparatuur, snijmachines en werkbladen.

#### Gebruiksaanwijzing:

Haal het wattenstaafje uit de buis

Wrijf met het wattenstaafje over ongeveer 10 cm<sup>2</sup> van het te testen oppervlak

Duw het wattenstaafje helemaal in de oplossing en schud lichtjes

Wacht 10 minuten en controleer het resultaat

#### Kleureninterpretatie



**Proper   Twijfelachig   Vuil   Zeer vuil**

Vermijd het oppervlak van het wattenstaafje aan te raken met de blote handen om de test niet te beïnvloeden.

Niet gebruiken na de vervaldatum.



Quality Assurance  
Systems Ltd

Entreprise certifiée  
ISO 9001  
ISO 14001

Creatie: 08.12.15

IR: 18.01.24

INNOVATION • PROTECTION • CONSEIL

IPC • 10, quai Malbert • CS 71 821 • 29 218 BREST Cedex 2

Tél : +33 (0)2 98 43 45 44 • Fax : +33 (0)2 98 44 22 53 • Internet : ipc@groupe-ipc.com • Site : www.ipc-sa.com